

电源控制器使用流程



1. 使用一卡通刷亮供电灯




2. 打开显示器工作灯亮

4. 使用一卡通刷灭供电灯

使用仪器



3. 使用完仪器后关闭显示器，工作灯灭

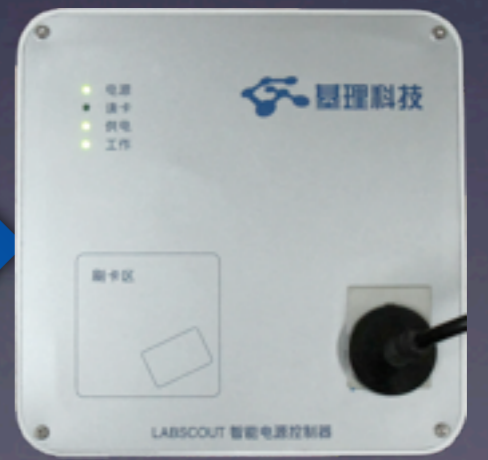

开始使用仪器

电源控制器刷卡指南

电源控制器使用一共分四步：

第一步：使用一卡通刷开电源控制器，供电灯亮

第二步：打开显示器开关，工作灯亮

第三步：使用完仪器后关闭显示器开关，工作灯灭


第四步：使用一卡通刷灭电源控制器，供电灯灭

第一步：找到如下图所示控制器，且电源灯为亮起状态

如果电源灯没亮，检查控制器电源线是否插好！



第二步：在控制器**刷卡区**使用一卡通刷开控制器，成功刷开后**供电**灯亮起

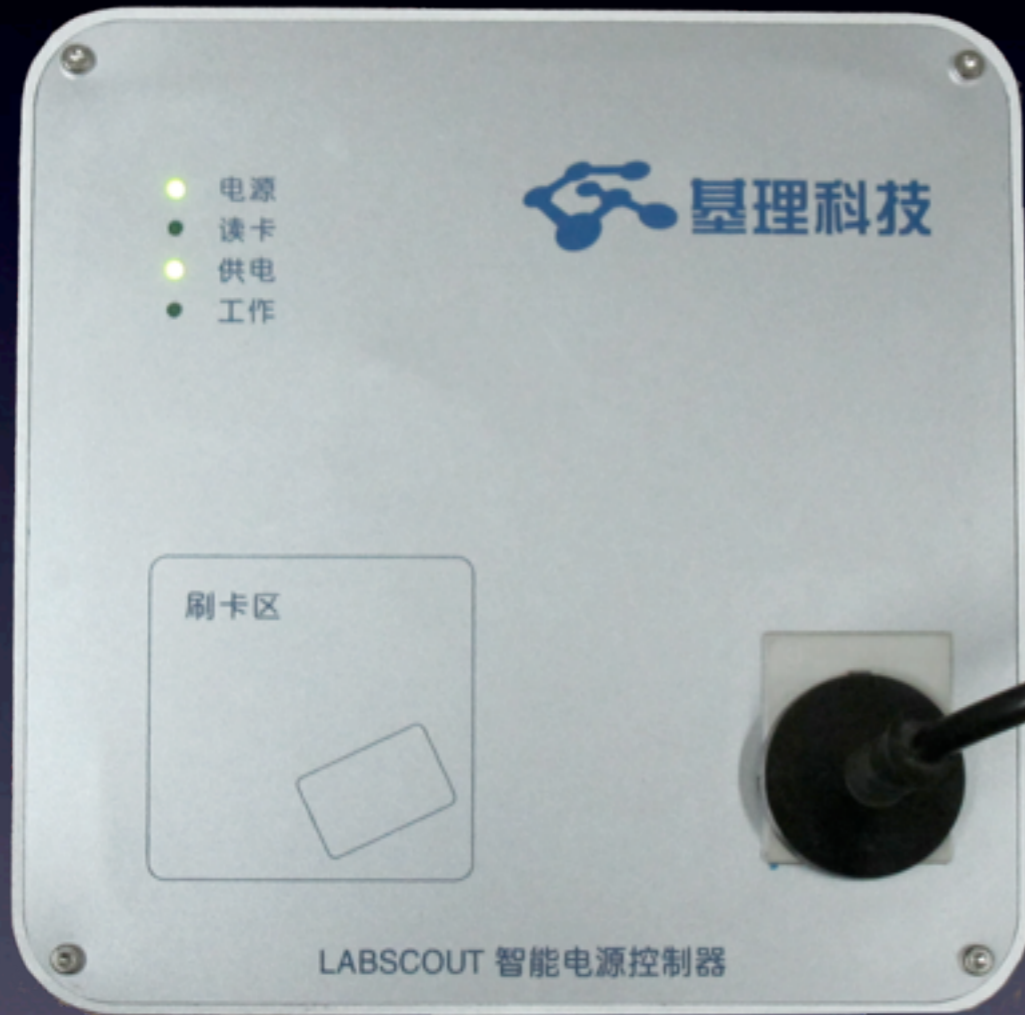

如果供电指示灯没亮，考虑如下原因：

- 1) 控制器网线是否插好
- 2) 网络是否正常，能否上网
- 3) 是否在预约时间段内
- 4) 上次使用仪器后，是否填写使用反馈
- 5) 实验室经费是否不足
- 6) 仪器是否设置了“需要培训”
- 7) 是否被加入黑名单
- 8) 一卡通是否消磁

第三步：打开显示器开关，工作灯亮起后，您就可以正常使用仪器了

如果工作灯没亮，
请检查显示器是否连接正常！



LABSCOUT 智能电源控制器

第四步：

使用完仪器后，先关闭显示器，等工作灯灭掉后再使用一卡通在刷卡区刷灭供电灯来结束仪器的使用。

提示：一定要先关闭显示器，再刷卡，否则无法刷灭控制器。

第五步：

在网上使用一卡通账号密码登录大型仪器设备平台，填写该仪器的使用反馈。

这个步骤对您以后使用仪器是很重要的一步操作，否则下次您将不能刷开该仪器的控制器来使用该仪器。